

[山大预约管理系统]

[仪管员操作手册]

目 录

预约系统仪管员后台操作手册.....	3
一、系统登录.....	3
二、账号注册.....	3
三、主系统管理	4
3.1 系统设置	4
3.2 仪器管理	4
3.3 预约单管理.....	7
3.4 其它操作	10
四、退出预约系统.....	11

预约系统仪管员后台操作手册

一、系统登录

打开系统登录页面，输入登录账号、密码和验证码后，点击“立即登录”按钮，进入预约管理系统（如下图）。



二、账号注册

如果没有账号，在登录页面下方点击“申请账号 审核开通”进入注册页面，填写好注册相关信息后，点击“申请仪管员账号，审核开通”按钮，申请成功，等待管理员审核后方可登录预约管理系统（如下图）。



三、主系统管理

3.1 系统设置

1> 修改资料

仪管员个人信息设置，填写“姓名”和“手机号”，点击“确定修改”设置（如下图）。

● 首页

● 修改资料 x

修改资料

姓 名:

测试员

手 机 号:

1399

确定修改

2> 修改密码

对仪管员的密码进行修改。

● 首页

● 修改密码 x

修改密码

姓 名:

测试员

密 码:

确认密码:

修改密码

3.2 仪器管理

对所属仪器进行管理（注：仪器必须设置校内价格和校外价格，如果仪器有超时计费的话，超时价格也必须填写，才可以投入使用）（如下图）。

● 首页

● 仪器管理 x

仪器管理

添加仪器信息

搜索信息

搜索条件: 仪器名称 关键字: 开始查找

选择	仪器ID	仪器名称	分析室	型号	计费模式	校内价格/ 校外价格	校内超时价格/ 校外超时价格	仪管员	操作
☐	1168	X-射线荧光光谱仪	119室	S8 TIGER	计样	/	/	测试员	修改 添加项目 查看项目
☐	1169	高分辨液质联用仪 (Thermo Q2)	120室	Thermo Scientific Q Exactive	计样	100/200	200/400	测试员	修改 添加项目 查看项目

总数: 2 首页 上一页 下一页 末页 页次: 1/1 第1页

1> 添加仪器

在仪器管理中，点击“添加仪器信息”（如下图）。

填写相关仪器信息，**仪器名称、校内时间费用和校外时间费用必须填写**，否则不要投入使用。

计费模式，请选择适合仪器的计费模式。

通知：默认开启，选中开启后，申请预约单先到待通知预约单中；如未选中开启，不需要通知，申请预约单直接到待送样预约单中。

The screenshot shows the 'Add Instrument Information' form. The 'Notification' checkbox is checked. The 'Add Instrument' button is circled in red.

2> 仪器管理

➤ 修改仪器

在仪器管理中，找到需要修改的仪器，点击“修改”进入到了修改仪器信息页面，修改好点击“修改仪器”后保存（**必须设置校内价格和校外价格，如果仪器有超時計费的话，超时价格也必须填写，才可以投入使用**）（如下图）。

仪器管理 修改仪器信息

操作提示
如果点击 **保存内容** 时提交不了，仔细检查下是不是某项没有填写正确。

仪器名称: X-射线荧光光谱仪

仪器型号: S8 T16E8

分析室: 119室

计费模式: 计件

校内时费: 0 元

校外时费: 0 元

校内时费: 0 元

校外时费: 0 元

预约说明:

线下通知: 开启

位置: 2008B | 测试区

修改仪器 取消返回

➤ 项目管理

对测试项目进行管理，在仪器管理中，点击“查看项目”（如下图）。

仪器管理 测试项目管理 添加项目

搜索信息
搜索条件: 测试项目名称 关键字: **开始查找**

反选	仪器ID/仪器名称	测试项目	校内价格	校外价格	单位	时间限制	状态	操作
☐	1168/X-射线荧光光谱仪	标准曲线定量分析-溶液法	400元	800元	样	24小时	启用	修改 删除
☐	1168/X-射线荧光光谱仪	标准曲线定量分析-压片法	300元	600元	样	24小时	启用	修改 删除
☐	1168/X-射线荧光光谱仪	标准曲线定量分析-压片法	400元	800元	样	24小时	启用	修改 删除
☐	1168/X-射线荧光光谱仪	标准曲线定量分析-标准曲线	3000元	6000元	样	127小时	启用	修改 删除
☐	1168/X-射线荧光光谱仪	无标样定量分析-溶液法 (样品自制)	300元	800元	样	24小时	启用	修改 删除
☐	1168/X-射线荧光光谱仪	无标样定量分析-压片法 (样品自制)	200元	600元	样	24小时	启用	修改 删除
☐	1168/X-射线荧光光谱仪	无标样定量分析-压片法 (样品自制)	300元	800元	样	24小时	启用	修改 删除

总数: 7 首页 上一页 下一页 末页 页次: 1/1 第1页

选中要删除的测试项目后，点击“删除”按钮，删除测试项目。

➤ 添加项目

在仪器管理中点击“添加项目”或项目管理中点击“添加项目”，校内和校外价格必须填写（如下图）。

仪器管理 测试项目管理 添加测试项目

操作提示
如果点击 **保存内容** 时提交不了，仔细检查下是不是某项没有填写正确。

仪器名称: X-射线荧光光谱仪

测试项目: * 字符长度在1至160之间

计费类型: 计件

校内价格: 0 元

校外价格: 0 元

价格单位: 样

时间限制: 小时 (不填写或填写“0”表示没有时间限制)

状态: 启用

添加项目 取消返回

3.3 预约单管理

1> 处理校内预约单


点击“预约列表”后，显示待通知的校内预约单列表

点击“作废预约单”后，垃圾箱管理->查询已作废预约单中显示（如下图）



➤ 处理待通知预约单

(1) 单个处理：点击“通知送样时间”，然后设置送样时间，点击“确定”按钮，就转入到待送样预约单（如下图）

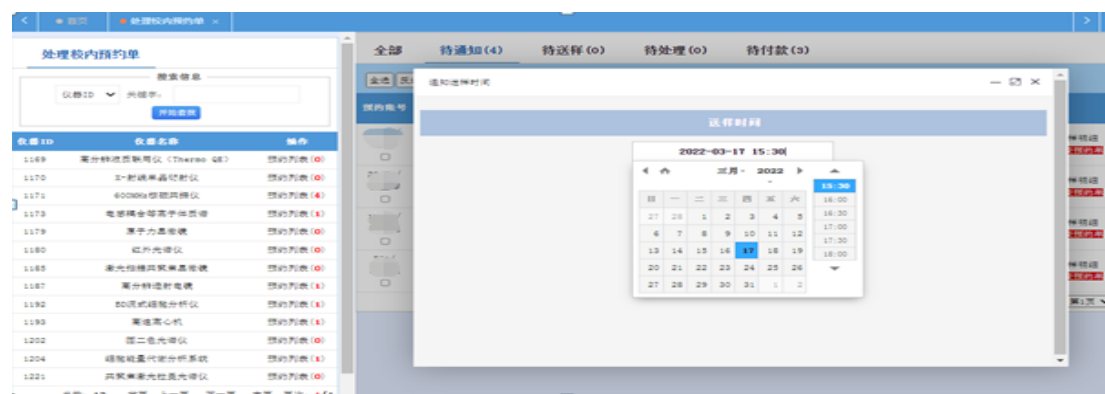

(2) 批量处理：选中要处理的预约单，如果全部处理，直接点击“全选”按钮，然后单击送样时间的文本框，选择好送样时间，点击“批量设置送样时间”按钮，就转入到待送样预约单（如下图）



➤ 处理待送样预约单

- (1) 单个处理：点击“待送样”，进入待送样预约单，点击“开始处理”，可以修改数量，取消预约单，确认后点击“确认并开始处理”按钮，就转入到待处理预约单（如下图）



- (2) 批量处理：选中要处理的预约单，如果全部处理，直接点击“全选”按钮，点击“批量开始处理”按钮，就转入到待处理预约单（如下图）



➤ 处理待处理预约单

- (1) 单个处理：点击“待处理”，进入待处理预约单，点击“结束处理”，就转

入到待付款预约单（如下图）




(2) 批量处理：选中要处理的预约单，如果全部处理，直接点击“全选”按钮，点击“批量结束处理”按钮，就转入到待付款预约单（如下图）



➤ 处理待付款预约单

(1) 单个处理：点击“待付款”，进入待付款预约单，点击“通知取样时间”，然后设置取样时间，点击“确定”按钮，整个预约单处理流程完成（如下图）

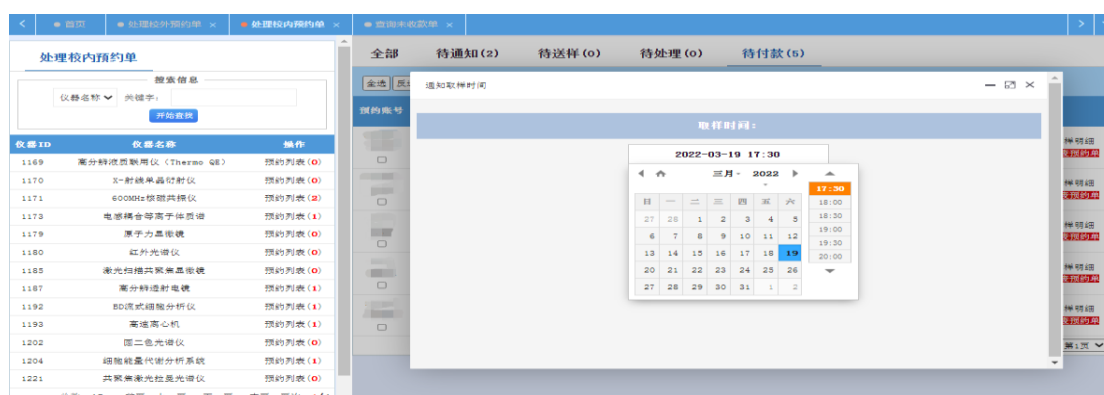

(2) 批量处理：选中要处理的预约单，如果全部处理，直接点击“全选”按钮，然后单击取样时间的文本框，选择好取样时间，点击“批量设置取样时间”

按钮，整个预约单处理流程完成（如下图）



➤ 测样明细

“待付款”中，点击“测样明细”可设置总开始时间和总截止时间，然后点击“确定”按钮即设置成功，点击“打印测样明细账单”，可查看账单明细及打印（如下图）




2> 处理校外预约单


点击“预约列表”后，显示待通知的校外预约单列表，详细操作请参考上面“处理校内预约单”的操作

3.4 其它操作

- 第一个红线框按钮为“左侧菜单折叠”按钮
- 第二个红线框按钮为“刷新”按钮
- 第三个红线框按钮为“全屏”按钮（如下图）

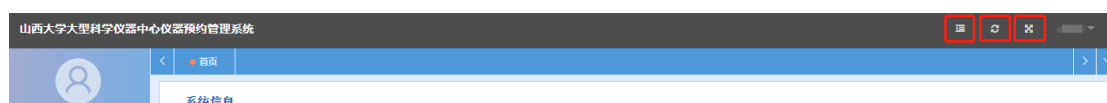

- 多标签显示: 在某一个标签上右击显示如下方的“关闭当前”、“关闭其他”、“关闭全部”的操作列表, 或点击最右边红线框向下箭头也可显示“关闭当前”、“关闭其他”、“关闭全部”的操作列表, 根据自己实际情况操作即可(如下图)。

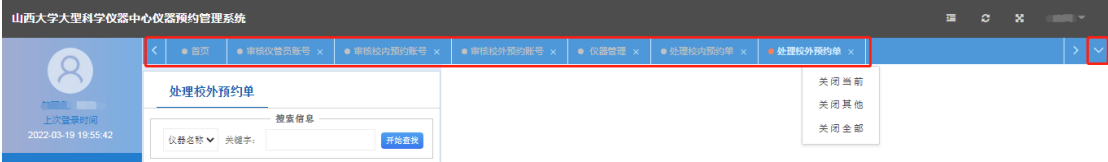

四、退出预约系统

点击最右边账号, 显示下拉列表后点击“退出登录”即退出预约系统(如下图)。

